

Snabbguide för att komma igång med mikroskop WiFi PUCK



KOM IGÅNG:

Ladda batteriet fullt genom att ansluta medföljande USB-sladd till ett uttag (adapter eller USB-uttag). Under laddning lyser en röd LED-lampa. Batteriet är fulladdat när det röda skenet övergår till fast gulgrönt sken.



Välj ett av de två medföljande munstyckena och fäst på puckens undersida.

HÄMTA APP TILL DIN SMARTPHONE/LÄRPLATTA:



För att kunna använda mikroskopet behöver du ladda ner appen UCam Plus till din smartphone/lärplatta. När du gjort det och öppnat appen ska du välja den gröna rutan och hålla den mot puckens QRkod. På så sätt ansluts pucken till din smartphone/lärplatta. Se till att du står i WiFi-läge både på pucken samt i telefonen.

Anslutning finns när mikroskopets blåa lysdiod börjar blinka. Den oregelbundna blinkningen visar att kommunikationen till din lärplatta är igång.

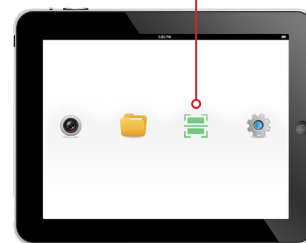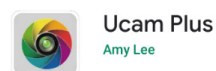

SÅHÄR ANVÄNDER DU APPEN UCAM PLUS PÅ DIN SMARTPHONE/LÄRPLATTA:

Följande bild visas:



Klicka på ikonen:



Du får då upp bilden från mikroskopet och kan nu använda alla appens funktioner:

